

CONTRÔLE DU NETTOYAGE ET DE LA DÉSINFECTION


TESTS SIMPLES ET RAPIDES

CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 10 MINUTES PAR ÉCOUVILLONNAGE


Vous pouvez utiliser l'un des trois tests suivants **pour contrôler en seulement 10 minutes le nettoyage** des surfaces et du matériel. Pour chacun de ces tests, il suffit d'écouvillonner la surface avec l'écouvillon fourni, puis de mettre l'écouvillon dans le tube contenant le réactif.

Si le réactif du tube devient **vert** en moins de 10 minutes, alors la surface est **propre**, s'il devient **violet** alors la surface est **sale**.


Ajouter le réactif dans le tube, jusqu'au trait.



Écouvillonner.




Placer l'écouvillon dans le tube. Après 10 min :

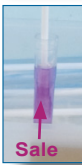


Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu violet = surface sale.


Écouvillonner.



Casser l'ampoule située dans le tube pour libérer le réactif.




Placer l'écouvillon dans le tube. Après 10 min :




Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu violet = surface sale.


Écouvillonner.



Introduire l'écouvillon dans le tube.



Après 10 minutes :



Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu violet = surface sale.


047600	Pack de 24 tests HYGI-PLUS	43,95 € HT 41,60 € HT (31/03/19)	047460	Pack de 10 tests Clean-Test™	30,80 € HT.
			047450	Pack de 50 tests Clean-Test™	123,60 € HT.
			047420	Pack de 10 tests Clean-Trace™	36,50 € HT.
			046420V	Pack de 50 tests Clean-Trace™	169,95 € HT.

CONTRÔLE INSTANTANÉ DU NETTOYAGE

Écouvillonner la surface (le réactif est incorporé dans l'écouvillon).

Le résultat est instantané. Réactif devenu vert = surface propre.

Réactif devenu bleu ou violet = surface sale.

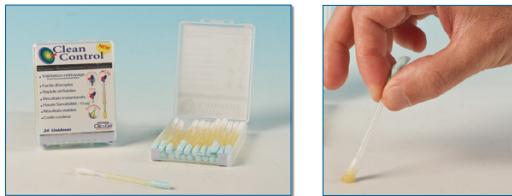

047100V Pack de 24 tests Clean Control | 69,90 € HT.

CONTRÔLE DU NETTOYAGE EN 15 SECONDES

Le luminomètre vous permet de **contrôler l'efficacité du nettoyage en 15 secondes**. Écouvillonner la surface, introduire l'écouvillon dans le luminomètre, puis lire le résultat : surface propre ou sale.

Vous pouvez transférer les résultats sur votre PC.



120018	Luminomètre	1520,00 € HT.
120019	Pack de 100 écouvillons	275,00 € HT.

TESTS SALMONELLES, LISTERIAS, STAPHYLOCOQUES, E.COLI EN 18 H À 24 H

Les écouvillons et les lames gélosées permettent de contrôler la présence ou l'absence de Salmonelles, Listerias et Staphylocoques en **18 à 24 heures**. Les lames gélosées permettent également de différencier les E.Coli.

Écouvillonner.

Introduire l'écouvillon dans le tube contenant la gélose.

Incuber dans une étuve pendant 18 à 24 h à 35-37°C selon le test.

Comparer la couleur de la gélose à celle du mode d'emploi = présence ou absence des bactéries recherchées.

Appliquer la lame gélosée sur la surface.

L'incuber dans une étuve pendant 18 à 24 h à 35-37°C.

Compter les colonies.

000051	Pack de 6 écouvillons Flore totale	15,65 € HT.
000055	Pack de 6 écouvillons Listérias	15,65 € HT.
000057V	Pack de 6 écouvillons Salmonelles	15,65 € HT.
000053	Pack de 6 écouvillons E.Coli + Coliformes	15,65 € HT.

020182	Pack de 20 lames gélosées pliantes E.Coli - Coliformes / Salmonelles	32,00 € HT.
020184	Pack de 20 lames gélosées pliantes E.Coli - Coliformes / Staphylocoques	32,90 € HT.
020180	Pack de 20 lames gélosées pliantes E.Coli - Coliformes / Flore totale	32,90 € HT.

CONTRÔLES QUANTITATIFS DE LA DÉSINFECTION EN 24 H À 48 H

Les lames gélosées et les boîtes contacts vous permettent de contrôler quantitativement la désinfection des surfaces de travail, du matériel, des mains, des vêtements. Vous pouvez donc facilement comparer les résultats dans le temps.

LAMES GÉLOSÉES (Conformes NF ISO 18593)



Appliquer chacune des 2 faces de la lame pendant 10 secondes sur la surface à contrôler, puis mettre la lame dans l'étuve (voir ci-dessous) pendant 24 h / 48 h.

Compter le nombre de points qui a poussé sur la gélose et le comparer au schéma d'interprétation fourni.

Vous en déduisez si la surface contrôlée est désinfectée ou non.

Avantages de notre lame gélosée :

- Lame **extrêmement fertile** : meilleure fiabilité du résultat.
- Lame **double face** : 2 tests avec une lame, c'est économique !
- Lame **pliante** : facile à appliquer sur toute surface.
- Livrée avec mode d'emploi, étiquettes de traçabilité et fiche d'interprétation des résultats.
- Vendue par pack de 10 lames double face, soit 20 tests au total.

000161V	Pack de 10 lames gélosées pliantes (20 tests) Flores totale / Coliformes	16,00 € ^{HT} 15,30 € ^{HT} (31/03/19)
000176V	Pack de 10 lames gélosées pliantes (20 tests) Flores Totale / Entérobactéries	16,00 € ^{HT} 15,30 € ^{HT} (31/03/19)
000167V	Pack de 10 lames gélosées pliantes (20 tests) Flores Totale / Levures-moisissures	16,00 € ^{HT} 15,30 € ^{HT} (31/03/19)
000170V	Pack de 10 lames gélosées pliantes (20 tests) Flores Totale / Flores Totale	16,00 € ^{HT} 15,30 € ^{HT} (31/03/19)

BOÎTES CONTACT (Conformes NF ISO 18593)



Appliquer la boîte pendant 10 secondes sur la surface à contrôler, puis mettre la boîte dans l'étuve (voir ci-dessous) pendant 24 h / 48 h.

Compter le nombre de points qui a poussé sur la gélose et le comparer au schéma d'interprétation fourni.

Vous en déduisez si la surface contrôlée est désinfectée ou non.

Avantages de la boîte contact :

- Le dos de la boîte est quadrillé afin de faciliter le comptage.
- Option : la boîte contact peut être appliquée sur la surface à l'aide d'un **applicateur** afin d'exercer la même pression pour chaque test.
- Livrée avec mode d'emploi et fiche d'interprétation des résultats.

049131	Pack de 10 boîtes contact Flores totale	12,60 € ^{HT} 12,00 € ^{HT} (31/03/19)
049121	Pack de 10 boîtes contact Coliformes	12,25 € ^{HT} 11,70 € ^{HT} (31/03/19)
049161	Pack de 10 boîtes contact Entérobactéries	13,60 € ^{HT} 13,00 € ^{HT} (31/03/19)
049141	Pack de 10 boîtes contact Levures moisissures	14,30 € ^{HT} 13,65 € ^{HT} (31/03/19)

ÉTUVES POUR LAMES GÉLOSÉES - BOÎTES CONTACT - ÉCOUVILLONS



- Température réglable.** Préréglée à 36° C : prête à l'emploi.
- Livrée avec un thermomètre.
- Étuve compatible avec les lames et les boîtes mais pas avec les écouvillons.
- Alimentation : secteur.
- Option : étagère de fond pour incubation de 7 boîtes contact.

028050	Étuve pour 3 lames gélosées	165,00 € ^{HT}
028042	Étagère pour 7 boîtes contacts	15,65 € ^{HT}



- Température réglable.** Préréglée à 35° C : prête à l'emploi.
- Livrée avec 1 portoir pour 23 lames gélosées et un thermomètre.
- Étuve compatible avec les lames, les boîtes et les écouvillons.
- Alimentation : secteur.
- Option : étagère de fond pour incubation de 20 boîtes contact.

028053	Étuve pour 23 lames gélosées	262,00 € ^{HT}
028055	Étagère pour 20 boîtes contacts	19,80 € ^{HT}